

Fiche méthode : Mesurer une masse


Une masse se mesure à l'aide d'une balance. L'unité de masse est le kilogramme (kg).

Au collège, on utilise une balance électronique mais il existe d'autres sortes de balances comme le pèse-personne, la balance de Roberval...

- **Pour les solides:**

- Allumer la balance.
- Appuyer sur TARE pour remettre à zéro.
- Poser l'objet sur la balance.
- Lire la valeur indiquée, sans oublier l'unité.

Schéma :

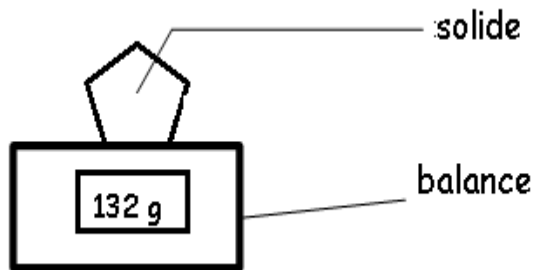

- **Pour les liquides ou les poudres:**

- Allumer la balance.
- Déposer le récipient et appuyer sur TARE pour remettre à zéro.
- Introduire la poudre ou le liquide dans le récipient.
- Lire la valeur indiquée, sans oublier l'unité.

Schéma :

